

描述：橙绿变色染料（OG Dye）以烘干的形式预加在八联管盖上。本管用于 LAMP 扩增反应，当反应结束时，将 0.2 ml EP 管颠倒，并溶解位于管盖上的 OG 染料后。LAMP 的反应产物将与 OG 染料形成绿色肉眼可见变色反应（阳性），而未扩增的 EP 管为深橙色（阴性）。本试剂管常温长期保存。

保存：室温避光储存，2 年内有效。

使用注意事项：

在配制完 LAMP 反应体系后，轻弹 EP 管底部后，再盖上 OG 橙绿变色管，盖上管盖后务必不能再剧烈混合与倒置，以防止将管盖上的 OG 染料溶解，OG 染料一旦混入反应液中将会终止 LAMP 反应。